

# 糖度計/鹽度計/ 酒精度計/豆漿濃度計



刻度式



數位式

## 產品特性：


折光度計是利用光線穿透不同濃度的液體時，折射角度會產生改變的原理，來測量不同濃度的糖水、鹽水、酒精、豆漿等或其他物質的折射率變化，以換算出實際的濃度。

- ▶ 只需要 1 小滴的溶液即可檢測
- ▶ 檢測速度快，滴入即可馬上顯示
- ▶ 自動溫度補償

## 使用方式：


### 步驟1

打開保護蓋，用滴管在稜鏡上滴1-2滴樣品液

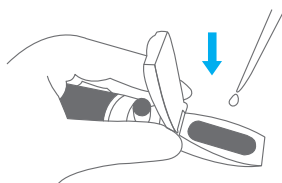

### 步驟2

蓋上保護蓋，透過目鏡觀察刻度

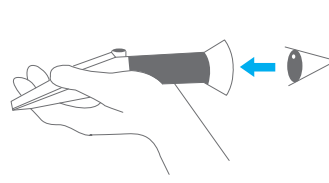

| 產品貨號      | 品名         | 測定範圍                 | 精確度   | 型式  |
|-----------|------------|----------------------|-------|-----|
| 166033-00 | BR32T 糖度計  | 糖度: 0~32%            | ±0.2% | 刻度式 |
| 166063-00 | BR62T 糖度計  | 糖度: 28~62%           | ±0.2% | 刻度式 |
| 166091-00 | BR90T 糖度計  | 糖度: 58~90%           | ±0.5% | 刻度式 |
| 166013-00 | SA10T 鹽度計  | 鹽度: 0~100‰ (0~10%)   | ±1‰   | 刻度式 |
| 166029-00 | SA28T 鹽度計  | 鹽度: 0~28%            | ±0.2% | 刻度式 |
| 166080-00 | AL80 酒精度計  | 酒精度: 0~80%           | ±1.0% | 刻度式 |
| 166027-00 | SO25 豆漿濃度計 | 豆汁度: 0~25% 糖度: 0~32% | ±1.0% | 刻度式 |

| 產品貨號      | 品名            | 測定範圍                                          | 精確度              | 型式  |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----|
| 166145-00 | BR45D 數位式糖度計  | 糖度: 0~45%<br>折光度(nD): 1.3330~1.4089           | ±0.2%<br>±0.0003 | 數位式 |
| 166165-00 | BR65D 數位式糖度計  | 糖度: 28~65%<br>折光度(nD): 1.3770~1.4535          | ±0.2%<br>±0.0003 | 數位式 |
| 166192-00 | BR92D 數位式糖度計  | 糖度: 58~92%<br>折光度(nD): 1.4370~1.5090          | ±0.2%<br>±0.0003 | 數位式 |
| 166128-00 | SA28D 數位式鹽度計  | 鹽度: 0~28%<br>折光度(nD): 1.3330~1.3900           | ±0.2%<br>±0.0003 | 數位式 |
| 166200-00 | BS200 數位式糖鹽度計 | 糖度: 0~35% 鹽度: 0~28%<br>折光度(nD): 1.3330~1.3900 | ±0.2%<br>±0.0003 | 數位式 |

# 電子點火式本生燈



Dragon 100



Dragon 200



Dragon 220

## 產品特性：


Dragon 100/200/220 電子點火式本生燈使用可填充式的燃料系統，火焰溫度最高可達到 1300℃。內建安全保護開關，增加使用安全度。

- ▶ 火焰溫度最高可達1300℃
- ▶ 採用可填充式燃料系統
- ▶ 安全保護開關
- ▶ 使用丁烷為燃料
- ▶ 歐盟CE安全認證

## 使用方式：

### 步驟1 充灌瓦斯

將瓦斯罐的充氣嘴垂直插入充氣閥，等待有大量瓦斯從充氣閥溢出時即已完成瓦斯充灌。

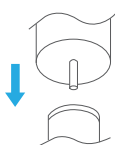


注意：在銷售時瓦斯爐中未充灌瓦斯，使用前請先依說明灌入純丁烷或是打火機專用的丁烷燃料

### 適用型號Dragon 100

#### 步驟2 點火

- 1) 將安全鎖轉至水平
- 2) 旋轉進氣控制旋鈕
- 3) 將紅色瓦斯控制鈕向左旋轉約90度。
- 4) 壓下點火開關 即可點著爐火。

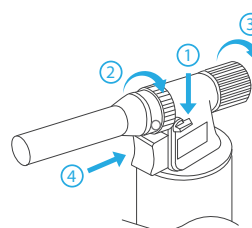


### 適用型號Dragon 200/220

#### 步驟2 點火

- 1) 將紅色瓦斯控制鈕向左旋轉約90度。
- 2) 壓入紅色瓦斯控制鈕即可點著爐火

① 瓦斯控制鈕  
向左轉瓦斯出氣；向右轉關閉瓦斯

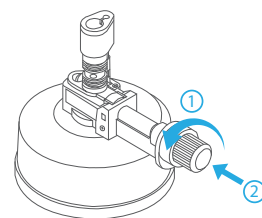

| 產品貨號      | 品名                  | 最高溫度   | 燃料容量 | 連續工作時間 | 重量    |
|-----------|---------------------|--------|------|--------|-------|
| 177100-00 | Dragon 100 電子點火式本生燈 | 1300 ℃ | 40 g | 60 min | 380 g |
| 177200-00 | Dragon 200 電子點火式本生燈 | 1300 ℃ | 35 g | 60 min | 407 g |
| 177220-00 | Dragon 220 電子點火式本生燈 | 1300 ℃ | 35 g | 60 min | 425 g |