

INSTRUCTION MANUAL

Model: VF 20 / 21

拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。並依照清單確認內容物。如有任何問題，請保留序號及包裝盒，並接洽當地經銷商或聯繫我們以獲得服務。

型號	玻璃過濾濃縮瓶組
	VF 20 / 21
適用濾膜直徑	47 mm / 50 mm
1. 過濾杯	300 mL
2. 夾具	Yes
3. 濾膜墊片	VF 20：磨砂玻璃 / VF 21：不鏽鋼濾網
4. 過濾基座	Yes
5. 接收瓶	1000 mL 濃縮瓶, TS 24/40

Note: (1) VF 21 配有額外的 PTFE 墊片，使用時請置於不鏽鋼網濾膜墊片下方。

(2) 若需其它規格的過濾瓶組及濃縮瓶，請與我們聯繫。

產品維護


1. 清潔

- 將過濾漏斗及接收瓶完全分開。
- 將所有部件浸泡於清水中。如有必要，使用軟毛刷或海綿去除殘留物。請勿使用含研磨劑的清潔劑。
- 徹底沖洗所有部件，最後請使用蒸餾水或去離子水沖洗乾淨。
- 置於乾淨、乾燥的地方保存。

2. 滅菌

- 滅菌前，請將過濾漏斗各部件分開。
- 高溫高壓滅菌：121 - 123 °C (250 - 253 °F), 1.0 bar (100 kPa, 15 psi), 15 - 20 分鐘。

操作說明

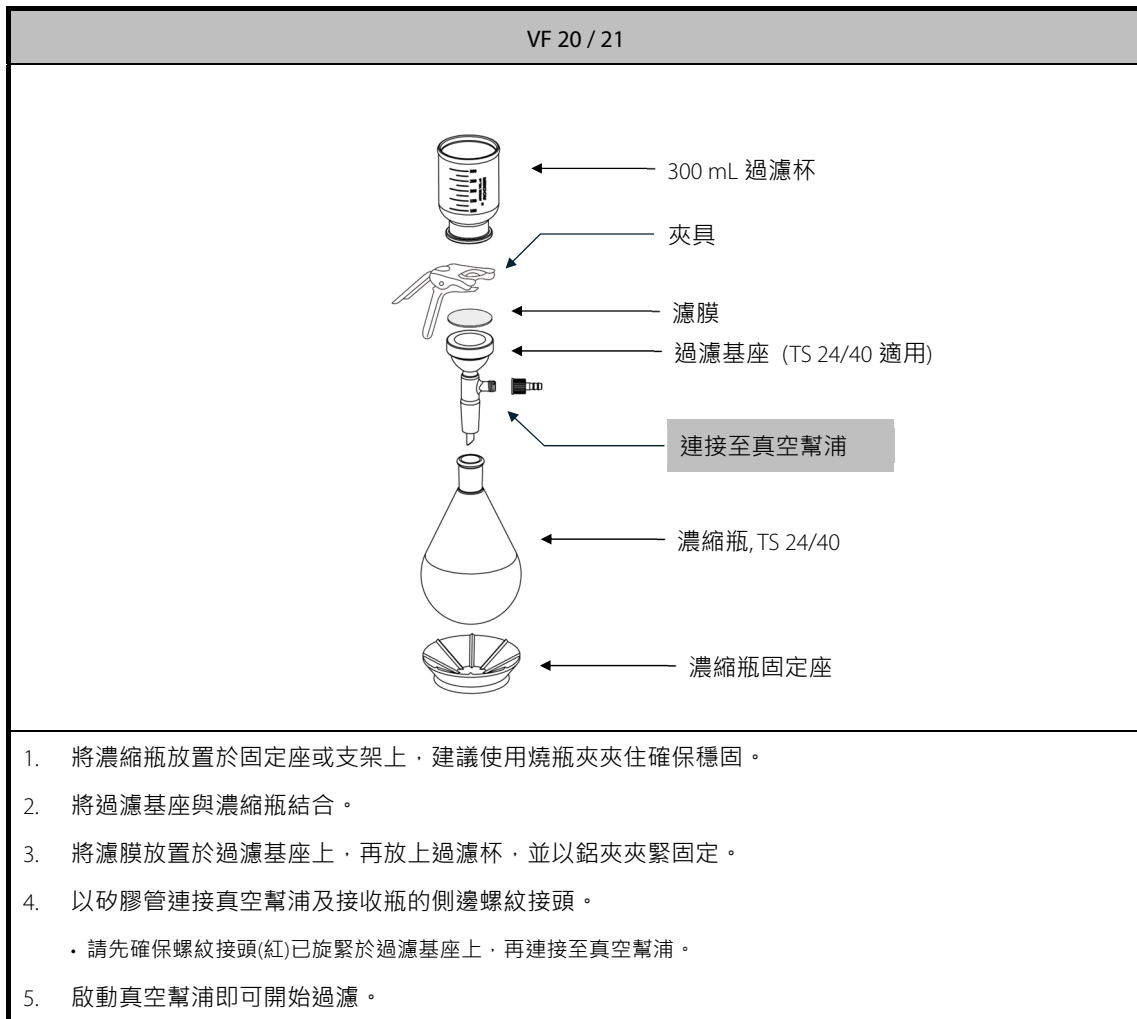

訂購資訊

167200-20	VF 20 玻璃過濾濃縮瓶組	167230-31	不鏽鋼網濾膜墊片 47 mm
167200-21	VF 21 玻璃過濾濃縮瓶組	167230-41	PTFE 墊片 47 mm
167120-31-1	300 mL 磨砂玻璃過濾漏斗 for VF 20	167240-01	鋁製夾具 47 mm
167120-33-1	300 mL 不鏽鋼網玻璃過濾漏斗 for VF 21	167200-38	矽膠管 Ø 6 x 12 mm, 100 cm
167250-10	濃縮瓶, 1000 mL, TS 24/40	167200-45-1	濃縮瓶固定座, OD 120 mm
189300-11(22)	Rocker 300C, PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)		
169300-11(22)	Chemker 300 耐腐蝕真空幫浦, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)		
167100-52-1	Whatman ME 25 (MCE) 濾膜, 47 mm, 0.45 µm, 100/PK		
167100-20	PALL A/E 玻璃纖維濾紙, 47 mm, 1 µm, 100/PK		