



INSTRUCTION MANUAL

Model: Dragon 100 / 200 / 220



使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。本公司不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商 或 聯繫我們以獲得服務。

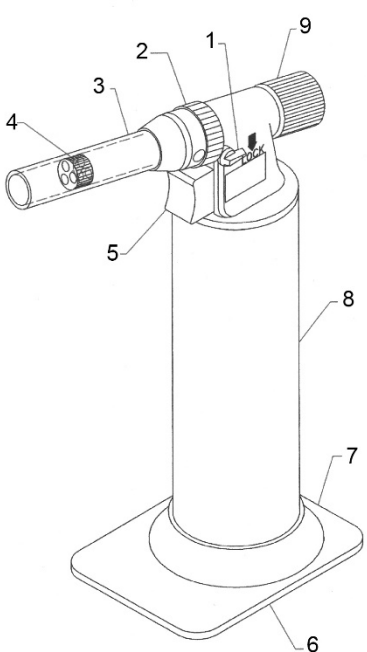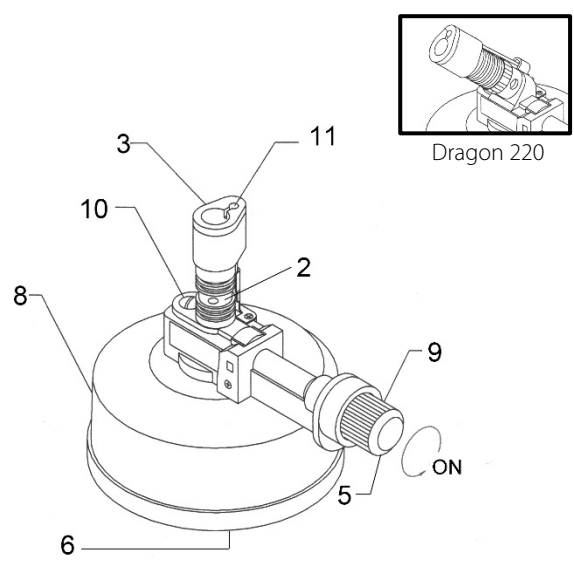Dragon 100		Dragon 200 / 220	
		 * The angel of Dragon 200 / 220 is fixed and cannot be regulated.	
標準包裝	A. 主機	標準包裝	A. 主機
	B. 可拆卸底座		

* Dragon系列電子點火式本生燈出售時未填充瓦斯，使用前請依操作說明充灌丁烷。

項次	內容	項次	內容	項次	內容
1	安全鎖	5	點火開關	9	瓦斯控制鈕
2	進氣控制旋鈕	6	充氣閥	10	瓦斯安全閥
3	燈管	7	可拆掉底座	11	點火器
4	噴嘴	8	瓦斯儲存槽		

CAUTION

操作中及使用後，請勿觸摸燈管 (3) 避免高溫燙傷。

- 請勿將燈管及火焰朝人體、眼睛操作，操作本儀器時請遠離人體。
- 請於通風良好的環境操作或充灌本儀器。
- 請於儀器完全冷卻後再重新充灌瓦斯(丁烷)。
- 請將本儀器置於兒童無法觸及之處，以免造成危險。
- 禁止對儀器進行以下操作：
 - * 旋轉、倒置等非正常放置使用
 - * 在易燃物或易爆炸物周圍操作
 - * 進行拆卸、改裝、摔落、穿刺、燃燒等行為
 - * 暴露於陽光下、儲存於超過 50°C 或周圍有易燃物的場所

操作說明

A. 充灌瓦斯(丁烷) (Fig.1)

1. 關閉瓦斯控制鈕 (9)，並將其倒置。
2. 搖動丁烷瓦斯罐數次，將瓦斯罐的充氣嘴垂直插入充氣閥 (6)。
* 請使用丁烷瓦斯進行充灌，若使用其它種類的瓦斯罐可能會造成本儀器堵塞。
3. 壓緊瓦斯罐至瓦斯氣體開始溢出，鬆開充氣嘴，充灌瓦斯即完成。
* 如果充灌完成後，瓦斯仍持續由充氣閥溢出，請將充氣嘴再次插入充氣閥 (6)上下移動直至不漏氣再移除。

B. 點火 (Fig.2)

- * Dragon 100: 將安全鎖 (1)轉至水平位置。
1. 旋轉進氣控制旋鈕 (2)直至旋鈕上的凹槽對準本生燈正上方的小孔。
 2. 將紅色瓦斯控制鈕 (9)逆時針(左)轉動約 90°，此時會伴隨氣體洩出聲。
 3. 按下點火開關 (5)即可點燃火焰。

C. 調整火焰大小

1. 點燃火焰後，逆時針(左)轉動瓦斯控制鈕 (9)可加大火焰；順時針(右)轉動瓦斯控制鈕 (9)可降低火焰或熄火。

D. 熄火

1. 將瓦斯控制鈕 (9)順時針(右)轉動到底並略施力鎖緊，即可熄滅火焰。
* 使用完畢請關緊瓦斯控制鈕 (9)，若操作 Dragon 100 請同時將安全鎖 (1)轉至垂直位置。

E. 調整溫度 (Fig.3)

1. 往左或往右旋轉進氣控制旋鈕 (2)以調節進氣量及溫度。
* Dragon 系列電子點火式本生燈最高溫度可達約 1300°C

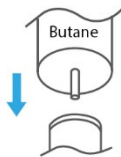


Fig. 1 充灌瓦斯

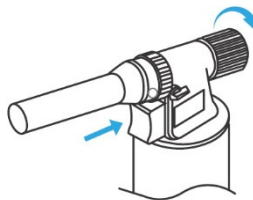


Fig. 2 點火

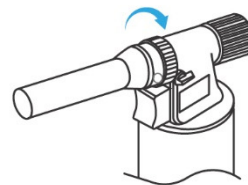


Fig. 3 調整溫度

訂購資訊

177100-00	Dragon 100 電子點火式本生燈	177200-T	Dragon 200 - T 本生燈套件組 (包含 Dragon 200、燒杯架、陶瓷纖維網)
177200-00	Dragon 200 電子點火式本生燈	177200-10	燒杯架
177220-00	Dragon 220 電子點火式本生燈	177200-12	陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)