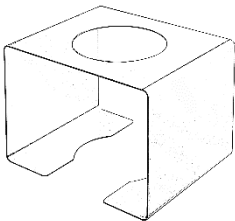
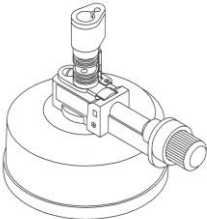
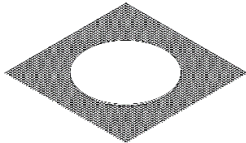


使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。本公司不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商 或 聯繫我們以獲得服務。

Dragon 200 - T		
  		
標準包裝		
177200-10	177200-00	177200-12
燒杯架	Dragon 200 電子點火式本生燈	陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)

* Dragon 200 電子點火式本生燈請另參閱其說明書。

操作說明

- 將燒杯架置於平坦、穩固的平面。
- 將填充瓦斯的 Dragon 200 置於燒杯架底部中間位置。
 - * 請使用丁烷瓦斯進行充灌，其它種類的瓦斯可能會造成儀器堵塞。
 - * 燒杯架最大載重為 1000 mL 滿水燒杯。
- 將陶瓷纖維網置中置於燒杯架上。
- 將燒杯放置於陶瓷纖維網上。
- 逆時針旋轉瓦斯控制鈕，按下點火開關即可點燃火焰以加熱燒杯。
 - * 逆時針轉動瓦斯控制鈕可加大火焰，反之則可降低火焰或熄火。
 - * 使用中、後請注意高溫，避免觸碰或打翻燒杯架及相關器材。



產品維護

- 每次使用完畢並確實降溫後，請使用純水或酒精擦拭燒杯架表面。

訂購資訊

177200-T	Dragon 200 - T 本生燈套件組	177200-10	燒杯架
177200-00	Dragon 200 電子點火式本生燈	177200-12	陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)