



How to use : WelVac 200 / 210



1 將廢液收集盒置於 WelVac 200 下腔體內，再放上上腔體完成組裝

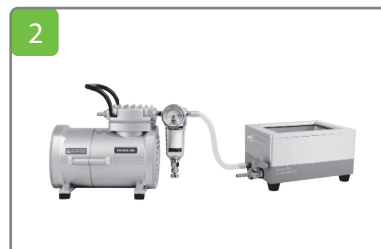

2 將組裝完成的 WelVac 200 以矽膠管與幫浦連接備用
• 請使用幫浦調壓閥調整真空度

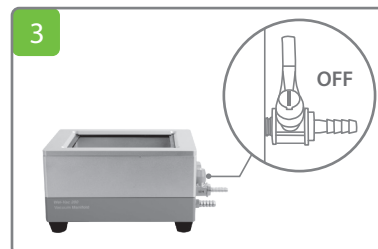


3 確認 WelVac 200 洩壓開關為**關閉狀態**，選擇使用離心管或96孔微孔盤進行萃取


➡ 離心管



4-1a 將離心管放置板置於上腔體

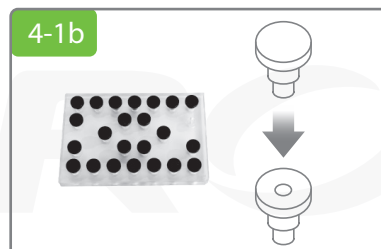

4-1b 移除與離心管相應數量的魯爾孔塞並**替換**成魯爾接頭

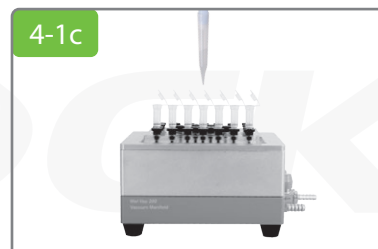

4-1c 將離心管插上魯爾接頭，加入樣品


➡ 96孔微孔盤




4-2a 將96孔微孔盤置於上腔體的墊圈上




4-2b 加入樣品
• 每孔皆需填充才可形成氣密

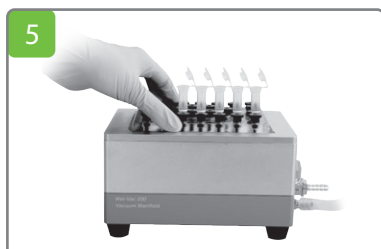


5 開啟幫浦進行過濾，同時輕壓離心管放置板 / 96孔微孔盤使其與墊圈密合

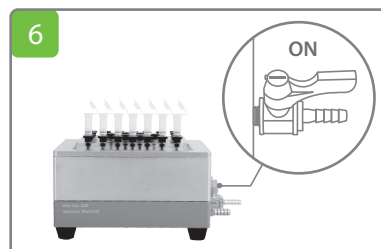

6 完成後，關閉幫浦並**開啟** WelVac 200 洩壓閥

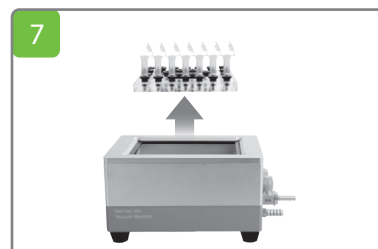

7 拆除離心管放置板 / 96孔微孔盤

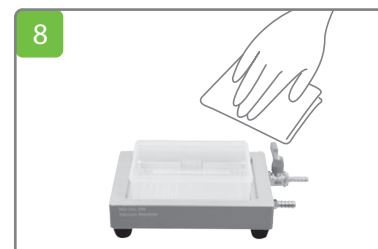

8 拆開清理廢液，並以紙巾清潔 WelVac 200