

Rocker 320
Oil-Free Compressor

重要注意事項

本儀器是專為實驗室設計使用，使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。

本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。洛科儀器不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

1. 請檢查儀器底部銘牌所標記的電壓與當地電壓相符合。
2. 本空壓機之設計無抗腐蝕效果，請勿拿來應用於有機及酸鹼性氣體。
3. 使用在一個乾淨、無塵、通風且溫度在 40°C 以下的空間使用本儀器。
4. 連續使用正壓時，請使用 30~40 分鐘要停機 15~20 分鐘休息後再使用，可避免經常過熱停機而降低使用年限。
5. 濾芯是用來淨化出氣氣體，如果已經髒掉請立即更換。
6. 空壓機具有過熱保護裝置，當過熱時將會自動停機，請立即關閉電源，待冷卻後再使用。
7. 在使用空壓機期間或是使用後，請勿觸碰空壓機，此時空壓機溫度可能會高於 70°C。
8. 請勿使用任何潤滑劑，此舉會傷害空壓機。
9. 請在乾淨並且通風良好的環境使用空壓機。
10. 請勿塗抹任何易燃或是有毒物質。
11. 如果電源線損壞，請盡快通知服務廠商或原廠更換，以避免發生危險。

拆裝前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商以獲得服務。

組裝及配件圖



項次	內容
1	開關
2	進氣口
3	濾心
4	濾水杯
5	調壓閥

操作方法

操作流程

1. 確定所有管線皆已連結後，再按下開關 ① 就可以啟動空壓機。
2. 可藉由調壓閥 ⑤ 來調整輸出氣體壓力。

產品維護

如何更換濾芯

1. 如果過濾芯已經充滿太多雜質，請立即更換
2. 首先請逆時針旋下調壓閥瓶 ④，再以相同方法旋下過濾心後更換一個新的過濾心。
3. 如果調壓閥瓶內有水溶液，請先到掉並擦式乾淨後再旋回空壓機上

訂購資訊

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 167320-11 | Rocker 320 空壓機, AC110V/60Hz |
| 167320-22 | Rocker 320 空壓機, AC220V/50Hz |
| 167320-06 | 調壓閥 |
| 167300-07 | 濾芯 |
| 167320-62 | Rocker 320 維修工具組 |