

Lafil 300C

Lafil 300C - VF 12

可攜式真空抽濾系統

重要注意事項

- 使用本產品前請先詳讀本說明書。
- 請依相關的法令規範丟棄包裝材料。
- 請依主機上標示的電源規格，確認供應電源的電壓與頻率正確。
- 請於室內通風的平台上操作設備，並注意周遭不可有易燃物。
- 請先洩壓到真空錶的指針為零後，再打開電源開關。
- 在每次使用後，請依保養方法，進行過濾產品、管路及外觀的清潔。
- 更詳細的產品資訊請參閱最新的型錄與官方網站。

拆裝前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。使用前請先比對產品型號與核對組件清表，確認所有的配件數量相符，如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商以獲得處理。

型號	Lafil 300C
1	Lafil 300C 主機
2	電源線
3	說明書




型號	Lafil 300C - VF 12
1	Lafil 300C 主機
2	VF 12 過濾瓶組
3	血清瓶襯墊
4	矽膠管
5	電源線
6	說明書



操作面板介紹



主機各部位介紹

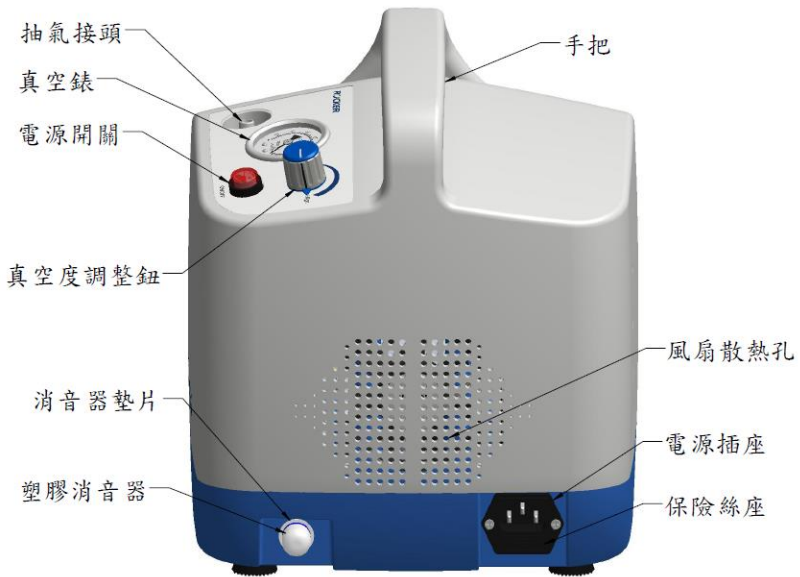

組裝及操作說明 - Lafil 300C - VF 12

組裝 VF12 過濾瓶組




VF12 filtration set

組裝 Lafil 300C-VF12 真空過濾系統



加入待過濾溶液

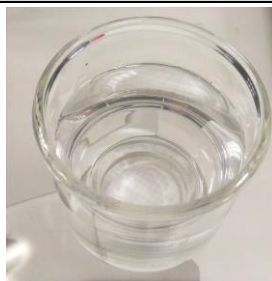

按下開關/調整真空度調整鈕後即可開始過濾



日常維護

1. 過濾杯、過濾基座、轉接座與血清瓶為耐高溫材質，請以清水沖洗乾淨，若需要再以高溫蒸氣滅菌來消毒滅菌後，擦拭乾淨後收藏保存。
2. 矽膠管可耐高溫，用清水沖洗乾淨後，再以高溫高壓蒸氣滅菌來做消毒，並於擦拭乾淨後收藏保存。
3. 高溫高壓蒸氣滅菌建議以溫度 121 度至少滅菌 30 分鐘。
4. Lafil 300C 主機內含無油式真空幫浦，無需進行保養但在使用之後，請先關閉電源，並將凹槽中的殘流水漬以乾布擦拭乾淨後收藏保存。
5. 消音器與矽膠管屬消耗材，請定期檢查並更換新品，以確保主機流量的充足。
6. 更換保險絲時，可從保險絲座中取出備用保險絲(110V 請用 4A；220V 請用 1.5A)做更換。

故障排除

故障現象	原因及處理方法
Lafil 300C 主機無法啟動	<p>檢查電源規格是否與主機的標示相符。</p> <p>檢查保險絲是否有燒毀 → 安裝或更換新的保險絲。</p> <p>檢查電源開關是否有被按下開啟。</p> <p>檢查系統是否在高真空狀態 → 先洩壓再重新啟動。</p> <p>電源開關故障 → 送回廠商處理。</p> <p>內部線路鬆脫 → 送回廠商處理。</p>
Lafil 300C 主機真空度無法調整	<p>真空錶故障 → 送回廠商處理。</p> <p>檢查真空度調整鈕鬆脫 → 自行鎖緊或送回廠商處理。</p> <p>真空度調整鈕故障 → 送回廠商處理。</p> <p>內部管路鬆脫 → 送回廠商處理。</p>
Lafil 300C 主機真空度不足	<p>調整真空度至適當強度。</p> <p>檢查消音器是否有堵塞。</p> <p>管路漏氣 → 送回廠商處理。</p>
過濾速度過慢	<p>檢查真空度設定是否正確。</p> <p>檢查血清瓶與主機的連接管路是否氣密。</p> <p>檢查過濾漏斗與血清瓶的結合是否氣密。</p> <p>檢查血清瓶是否已裝滿溶液。</p> <p>檢查濾膜規格是否正確。</p>

訂購資訊

197330-11/22	Lafil 300C 無油式真空過濾主機 , AC110V / AC220V
197331-11/22	Lafil 300C - VF12 真空過濾系統, AC110V / AC220V
197400-47	血清瓶襯墊
167200-12	VF12 玻璃過濾組
197000-65	過濾轉接座
167120-31	300 mL 玻璃過濾漏斗
167210-03	300 mL 玻璃過濾杯
167240-01	鋁製夾具
167230-03	47 mm 玻璃過濾基座
167110-16-1	8 號矽膠塞(大孔)
197000-59	1000 mL 血清瓶
197000-66	PTFE 氣密環