

VF2 真空過濾組操作說明

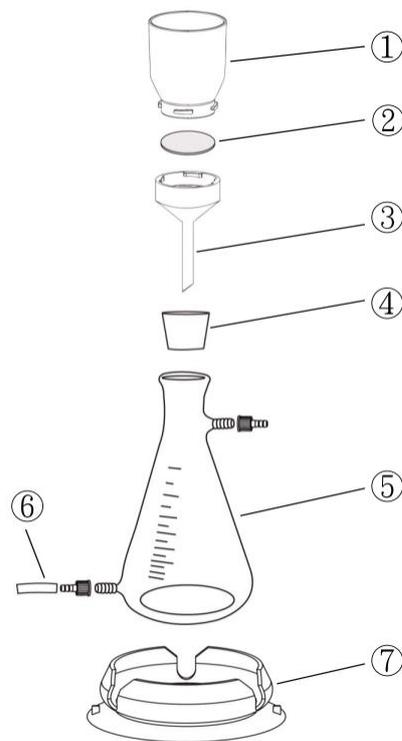
各部位組件

當您打開包裝時請確定含有以下物品。

1. 不鏽鋼過濾杯..... 1 ea.
2. 不銹鋼過濾膜墊片..... 1 ea.
3. 不銹鋼過濾基座..... 1 ea.
4. 8 號矽膠塞..... 1ea
5. 快速排水型接收瓶(含側邊螺紋接頭)..... 1 ea.
6. 橡膠排水管(含夾子)..... 1 ea.
7. 接收瓶固定吸盤..... 1 ea.

安裝步驟

1. 將接收瓶固定吸盤平放於光滑桌面上，向下施壓擠出盤底空氣，使固定吸盤附著於桌面。
注意：欲拿起吸盤時，可拉起吸盤底部邊緣的凸起處，即能輕易將吸附住的接收瓶固定吸盤拿起。
 2. 將快速排水型接收瓶由上而下插入接收瓶固定吸盤中，使固定吸盤的側翼包覆接收瓶。
 3. 把不鏽鋼過濾漏斗基座插入矽膠塞內。
 4. 把安裝好的不鏽鋼過濾基座放入接收瓶瓶口並使其固定。
 5. 將橡膠排水管插入過濾瓶的排水裝置中並用夾子夾住。
 6. 放入不鏽鋼墊片在不鏽鋼過濾漏斗基座上。
 7. 在放入濾紙(膜)後放入不鏽鋼過濾杯並旋緊。
- 完成以上步驟後請確定整組過濾瓶組安裝穩固，才可開始過濾。

訂購資訊

- 167200-02: VF2 真空過濾組
- 167103-61: 100 ml 不鏽鋼過濾杯
- 167100-31: 不銹鋼過濾膜墊片
- 167103-60: 47mm 不銹鋼過濾基座
- 167300-08: 1000 ml 快速排水型接收瓶(含側邊螺紋接頭)
- 167200-45: 接收瓶固定吸盤