

VF10 真空過濾組操作說明

各部位組件

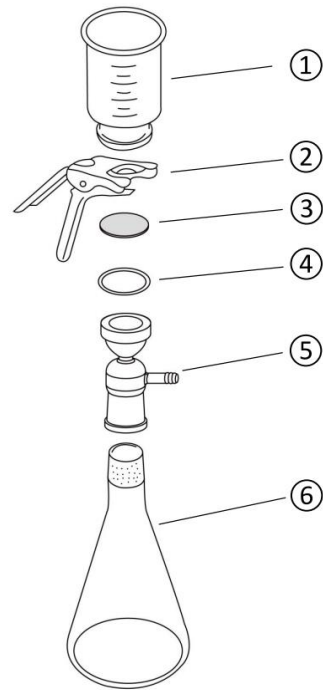
當您打開包裝時請確定含有以下物品。

1. 玻璃過濾杯..... 1 ea.
2. 鋁製夾具..... 1 ea.
3. 不鏽鋼濾網..... 1 ea
4. PTFE 墊圈..... 1 ea
5. 磨砂帽式玻璃過濾基座..... 1 ea.
6. 磨砂過濾瓶..... 1 ea.

安裝步驟

1. 把玻璃過濾基座插入磨砂過濾瓶上
2. 將 PTFE 墊片放在不鏽鋼濾網下方並放入玻璃過濾基座內
3. 放入濾紙(膜)在不鏽鋼濾網上
4. 將玻璃過濾漏斗上杯放到基座上並用夾具夾緊

完成以上步驟後請確定整組過濾瓶組安裝穩固，才可開始過濾

訂購資訊

- | | |
|------------|-------------------|
| 167200-10: | VF10 過濾瓶組 |
| 167210-10: | 1000ml 玻璃過濾杯 |
| 167240-02: | 鋁製夾具 |
| 167230-33: | 濾網墊片(PTFE 塗層) |
| 167230-43: | PTFE 墊圈 |
| 167230-09: | 90mm 金屬濾網帽式玻璃過濾基座 |
| 167250-06: | 4000ml 帽式接收瓶 |