

VF11 真空過濾組操作說明

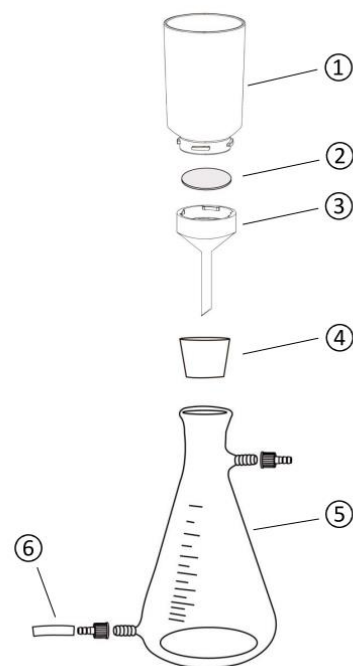
各部位組件

當您打開包裝時請確定含有以下物品。

1. 不鏽鋼過濾杯..... 1 ea.
2. 不銹鋼過濾膜墊片..... 1 ea.
3. 不銹鋼過濾基座..... 1 ea.
4. 18 號矽膠塞..... 1 ea.
5. 快速排水型接收瓶(含側邊螺紋接頭)..... 1 ea.
6. 橡膠排水管(含夾子)... 1 ea.

安裝步驟

1. 把不鏽鋼過濾漏斗基座插入矽膠塞內
 2. 把安裝好的不鏽鋼過濾漏斗基座放入過濾瓶瓶口並使其固定
 3. 將橡膠排水管插入過濾瓶的排水裝置中並用夾子夾住
 4. 放入不鏽鋼墊片在不鏽鋼過濾漏斗基座上
 5. 在放入濾紙(膜)後放入不鏽鋼過濾漏斗的上杯並旋緊
- 完成以上步驟後請確定整組過濾瓶組安裝穩固，才可開始過濾

訂購資訊

- 167200-11: VF11 過濾瓶組
167103-65: 500ml 不銹鋼過濾杯
167100-31: 不銹鋼過濾膜墊片
167103-60: 47mm 不銹鋼過濾基座
167110-18: 18 號矽膠塞
167200-13: 2000ml 快速排水型接收瓶(含側邊螺紋接頭).