

# 4L PP 真空瓶 / 快接真空瓶 / 排水真空瓶


## 拆箱檢查

4000 ml, PP 真空瓶	4000 ml, PP 快接真空瓶	4000 ml, PP 排水真空瓶
 <ul style="list-style-type: none"> <li>瓶蓋</li> <li>帽套</li> <li>插心替換蓋</li> <li>O-ring</li> <li>矽膠管</li> <li>浮球防溢裝置</li> <li>瓶身</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>瓶蓋</li> <li>帽套</li> <li>快速接頭(公頭)</li> <li>快速接頭(母頭)</li> <li>雙孔替換蓋</li> <li>O-ring</li> <li>矽膠管</li> <li>浮球防溢裝置</li> <li>瓶身</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>瓶蓋</li> <li>帽套</li> <li>插心替換蓋</li> <li>O-ring</li> <li>矽膠管</li> <li>浮球防溢裝置</li> <li>瓶身</li> <li>排水接頭</li> <li>止水夾</li> <li>橡膠管</li> </ul>

## 組裝與操作說明


### 浮球防溢保護裝置安裝



請將浮球防溢保護裝置 AIR 端內部接頭，  
長度 7cm 矽膠管接在 LIQ 端內部接頭。

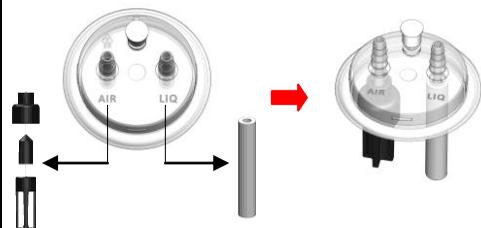

### 替換蓋安裝


將替換蓋上壓到瓶蓋即可卡住，  
如要退出，就反方向壓出替換蓋即可。

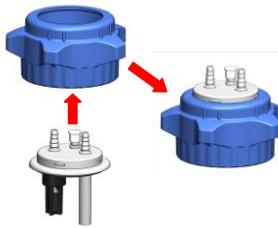

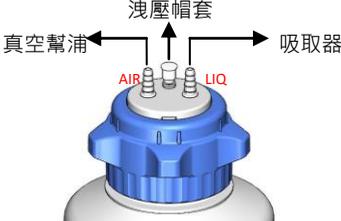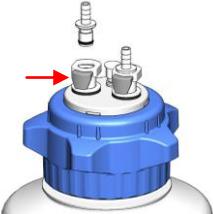
瓶蓋使用	快速接頭使用
<p>AIR 端的接頭請以合適的軟管接到真空幫浦，中間接頭為洩壓用，不使用時請裝上帽套保持氣密，LIQ 端接頭請以軟管接到廢液抽取器或過濾裝置。</p> 	<p>如下圖箭頭所示，壓住按鈕即可彈出公接頭，母接頭內閥門會自動氣密，方便使用者傾倒廢液。</p> 

**排水管止水夾使用**

將橡膠管一端接到排水接頭，另一端放置水槽，確保夾子有夾住橡膠管；  
要排水時請關閉幫浦並將瓶蓋的洩壓帽套打開，再將止水夾移除(或夾到排水接頭上) 進行排水。

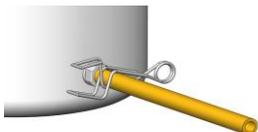

排水狀態

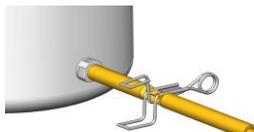

止水狀態

**注意事項**

1. 瓶子建議使用非研磨、中性、溫和且不含成膜劑的清潔劑，以手工進行清潔。
2. 本產品可高溫蒸氣滅菌，建議條件為 121°C，1 bar，20 分鐘。滅菌前請將瓶蓋拆下，避免瓶身因滅菌產生的蒸氣壓力無法排出而變形。
3. 此產品瓶身厚實，可於接近完全真空的情況下維持約 24 小時。
4. 請勿於此真空瓶中長期儲存強有機化合物。

**訂購資訊**

197200-47 4000 ml, PP 真空瓶

197200-48 4000 ml, PP 排水真空瓶

197200-53 4000 ml, 1/4" PP 快接真空瓶

197200-53 4000 ml, 5/16" PP 快接真空瓶