

Alligator 200

隔膜式抽水真空幫浦



重要注意事項

本儀器是專為實驗室設計使用，使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。

本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。洛科儀器不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

1. 請依相關的法令規範丟棄包裝材料。
2. 請使用原廠提供的 24V 直流變壓器操作，以避免儀器燒毀或工作錯誤。
3. 本產品並非耐腐蝕幫浦，請勿直接使用來抽取有機或具腐蝕性的氣體與液體。
4. 本產品適用於一般溶液過濾，不可直接用於抽取髒污或含雜質之液體，以免幫浦堵塞。
5. 請於室內通風的平台上操作設備，並注意周遭不可有易燃物。
6. 幫浦具有過熱保護裝置，當過熱時將會自動停機，請立即關閉電源，待冷卻後再使用。
7. 幫浦使用期間及剛操作完時表面會產生高溫，此時請勿觸碰以免燙傷。
8. 對於產品的使用上，若有任何問題請聯繫維修人員，請勿做不當的拆換。
9. 在每次使用後，請依保養方法，進行產品外觀與內部管路的清潔。

拆裝前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商以獲得服務。

主機及配件圖



項次	內容
1	電源開關
2	防塵帽套
3	進液端接頭
4	出液端接頭
5	電源插座
6	變壓器

操作方法

1. 接好變壓器，確定所有管線皆已連結後，再按下開關(1)，即可啟動幫浦進行過濾。

產品維護

1. Alligator 200 主機內含抽液幫浦，使用完畢後，請啟動幫浦抽濾清水以清洗內部管路，防止髒汙殘留管壁。清水排完後，請持續空轉幫浦 1 分鐘確保管內水份完全排出，避免發霉。
2. 若機殼上殘留水滴時，請擦拭乾淨，再以清水或 75%酒精擦拭清潔主機外殼，不可高溫滅菌或以火焰直接烘烤機殼。

訂購資訊

181200-01	Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦，美規插頭變壓器
181200-02	Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦，歐規插頭變壓器
180301-01-A	MultiVac 301-MB-A 直接排水式真空過濾系統，美規插頭變壓器
180301-02-A	MultiVac 301-MB-A 直接排水式真空過濾系統，歐規插頭變壓器
180601-01-A	MultiVac 601-MB-A 直接排水式真空過濾系統，美規插頭變壓器
180601-02-A	MultiVac 601-MB-A 直接排水式真空過濾系統，歐規插頭變壓器
180311-01-A	MultiVac 310-MS-A 直接排水式真空過濾系統，美規插頭變壓器
180311-02-A	MultiVac 310-MS-A 直接排水式真空過濾系統，歐規插頭變壓器
180611-01-A	MultiVac 610-MS-A 直接排水式真空過濾系統，美規插頭變壓器
180611-02-A	MultiVac 610-MS-A 直接排水式真空過濾系統，歐規插頭變壓器
181200-62	60W 抽水幫浦維修工具包