

Chemker 300 - VF 12 真空過濾系統

真空過濾被廣泛地使用在實驗室,包括食品、藥品、飲品以及飲用水工業等各種微生物測試。真空過濾系統 Chemker300 - VF 12 可被應用於 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑之純化。

產品組件

此真空過濾系統包含以下幾組設備：

1. 耐腐蝕真空幫浦 Chemker 300... .. 1 ea.
2. VF12 過濾瓶組... .. 1 ea.
3. 矽膠管 (1M)... .. 1 ea.



安裝方法

1. 將矽膠管剪成適合的長度。
2. 將矽膠管其中的一端連接至真空幫浦的進氣口處，另一端連接到過濾瓶的管口處。

訂購資訊

1. 169302-11 Chemker300-VF12 真空過濾系統, 110V, 60Hz
2. 169302-22 Chemker300-VF12 真空過濾系統, 220V, 50Hz
3. 169300-11 耐腐蝕真空幫浦 Chemker300, 110V, 60Hz
4. 169300-22 耐腐蝕真空幫浦 Chemker300, 220V, 50Hz
5. 167200-12 過濾瓶組 VF 12
6. 167200-38 矽膠管(1M)