

Chemker 300

Chemker 400 / 410 / 411

Chemker 600 / 610 / 611

耐腐蝕真空幫浦

ROCKER

重要注意事項

本儀器是專為實驗室設計使用，使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。洛科儀器不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

1. 請檢查儀器底部銘板所標記的電壓與當地電壓相符合。
2. 請於乾淨、無塵、通風且低於 40°C 的空間使用本儀器。
3. 為確保抽吸功能的正常使用，請使用耐高壓的真空管來連接幫浦與預抽真空的設備
4. 請勿使用於可燃性氣體或毒性物質。
5. 結束實驗操作時，請勿立即關閉本幫浦。請開啟幫浦並持續抽吸乾淨空氣至少 2 分鐘，排出積存在幫浦內的潮濕氣體及微量液體，以延長幫浦之使用壽命。
6. 若按下啟動開關幫浦卻無任何動作，請關閉電源並洩除系統真空度後再重啟幫浦。若仍無動作可能是電源或馬達有問題，請立即聯繫當地經銷商或洛科。
7. 對於產品的使用上，若有任何問題請聯繫維修人員，請勿做不當的拆換。
8. 請依相關的法令規範丟棄包裝材料。

拆裝前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商 或 聯繫我們 e-mail: export@rocker.com.tw 以獲得服務。

Chemker 300 / 400 主機及配件圖



Chemker 300




Chemker 400

型號	項次	名稱
Chemker 300	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關

型號	項次	名稱
Chemker 400	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關

Chemker 410 / 411 主機及配件圖

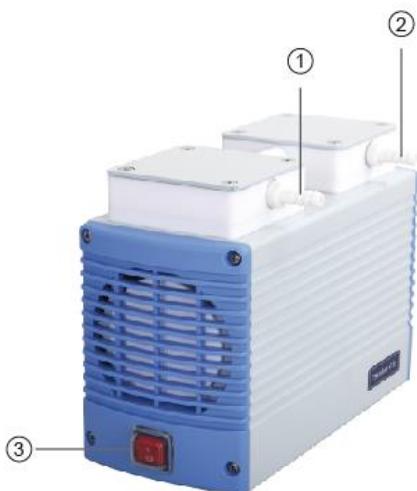

Chemker 410




Chemker 411

型號	項次	名稱
Chemker 410	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關

型號	項次	名稱
Chemker 411	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關
	4	調壓閥
	5	真空錶
	6	蒸氣冷卻裝置

Chemker 600 / 610 主機及配件圖

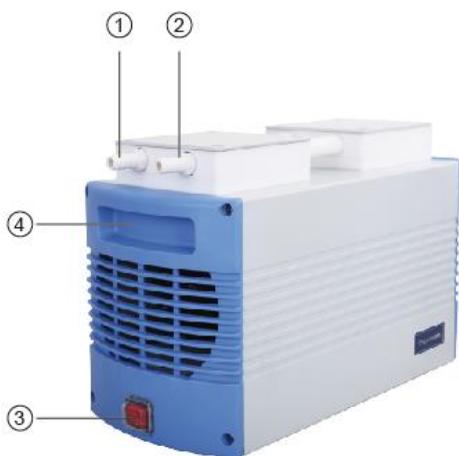

Chemker 600



Chemker 610

型號	項次	名稱
Chemker 600	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關
	4	把手

型號	項次	名稱
Chemker 610	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關
	4	把手

Chemker 611 主機及配件圖



Chemker 611

Model	Position	Designation
Chemker 611	1	進氣口
	2	出氣口
	3	電源開關
	4	把手
	5	調壓閥
	6	真空錶
	7	蒸氣冷卻裝置

操作方法

Chemker 300 / 400 / 410 / 600 / 610 操作說明

1. 確保管線已正確連接至進氣口 ① 及出氣口 ②，按下電源開關 ③ 即可啟動幫浦。
2. 若需調節幫浦真空度，可另選購調壓/過濾裝置。

Chemker 411 / 611 Operating procedure

1. 確保管線已正確連接至進氣口 ① 及出氣口 ②，按下電源開關 ③ 即可啟動幫浦。
2. 可使用調壓/過濾裝置上的調壓閥 ⑤ 調節幫浦真空度。
3. 使用前請檢查蒸氣冷卻裝置 ⑥ 內的液位，若液位高於70%或已達瓶頸，請立即清除裝置內的液體。

* **注意:** 本產品用於液體之抽濾時，請注意冷卻裝置之液位累積，將滿時應立刻排水。請勿積滿液體以致抽入幫浦並造成幫浦的嚴重損壞。上述情形將喪失保固服務。如有此情況產生，請立即停止操作且馬上與經銷商或是原廠聯絡以獲取服務

產品維護

1. 若蒸氣冷卻裝置內的液位高於70%時，請立即停止實驗並清除液體。
2. 實驗結束時，請清除蒸氣冷卻裝置內的液體，並持續開啟幫浦抽吸乾淨空氣至少2分鐘，以排出積存在幫浦內的潮濕氣體及微量液體，延長幫浦之使用壽命。

訂購資訊

169300-11(22)	Chemker 300 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169300-62	Chemker 300 維修工具包
169400-11(22)	Chemker 400 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169400-62	Chemker 400 維修工具包
169410-11(22)	Chemker 410 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169411-11(22)	Chemker 411 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169410-62	Chemker 410 / 411 維修工具包
169600-11(22)	Chemker 600 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169600-62	Chemker 600 維修工具包
169610-11(22)	Chemker 610 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169611-11(22)	Chemker 611 耐腐蝕真空幫浦, AC110V,60Hz (AC 220V,50Hz)
169610-62	Chemker 610 / 611 維修工具包
169311-06	Chemker 300 / 400 調壓/過濾裝置
169411-06	Chemker 410 / 411 調壓/過濾裝置
169611-06	Chemker 610 / 611 調壓/過濾裝置