

# MF 3 / MF3a / MF5 / MF5a 磁式漏斗

## 拆箱檢查

在拆箱前，請先確認包裝盒無任何損害。拆箱後請先比對產品型號與核對組件清單，確認所有的配件數量相符。如有任何問題，請保留序號與包裝盒並接洽當地經銷商以獲得處理。

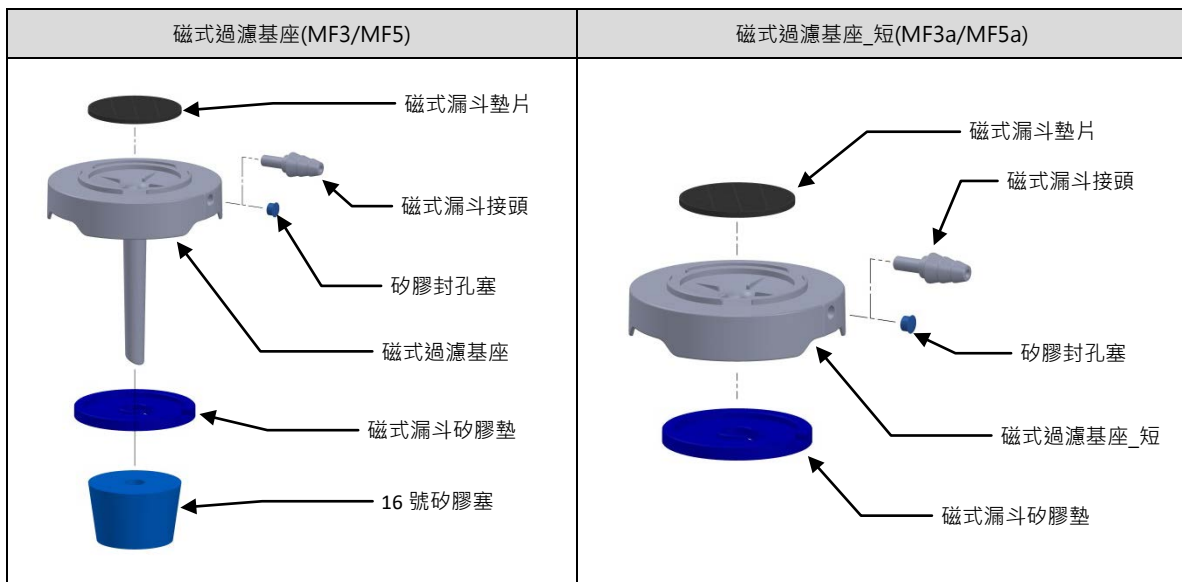
型號	MF 3 / 5 過濾漏斗		MF 3a / 5a 過濾漏斗	
包裝	300/500 ml 磁式過濾杯	X1	300/500 ml 磁式過濾杯	X1
	磁式過濾基座	X1	磁式過濾基座_短版	X1
	矽膠封孔塞	X1	矽膠封孔塞	X1
內容	磁式漏斗接頭	X1	磁式漏斗接頭	X1
	16 號矽膠塞	X1	漏斗蓋	X1
	漏斗蓋	X1	說明書	X1
	說明書	X1		

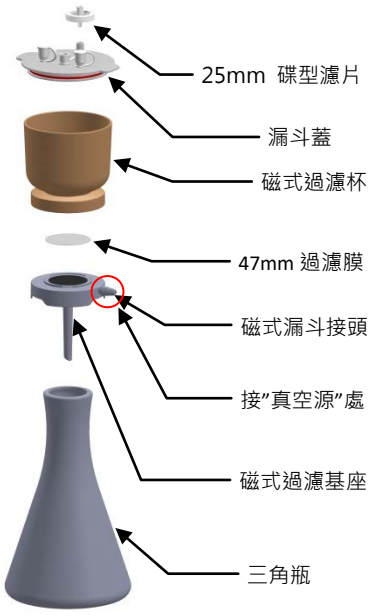
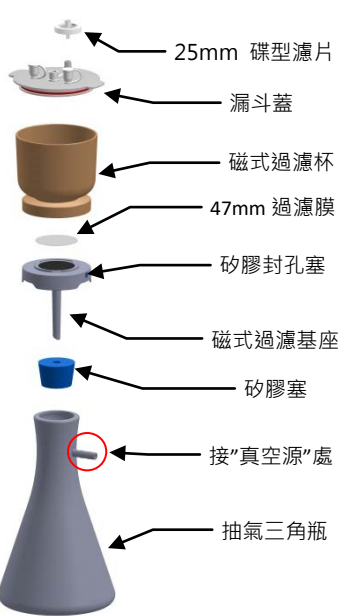
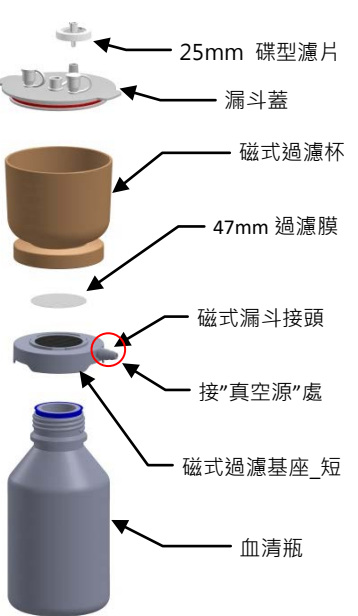
**注意：MF 3a, MF 5a 為短版排水管，適合以血清瓶做收集濾液之過濾。**

## 產品維護

1. 漏斗蓋、300/500 ml 磁式過濾杯、磁式漏斗墊片、磁式過濾基座、磁式過濾基座\_短、16 號矽膠塞、矽膠封孔塞、磁式漏斗接頭使用完畢，請以清水或 75 %酒精溶液清潔，若有需要請再以高壓蒸氣滅菌來消毒滅菌後，擦拭乾淨後收藏保存。
2. 高溫蒸氣滅菌建議以溫度 121 度至少滅菌 30 分鐘。

## 產品拆解、組裝與操作說明



MF 3 / 5 過濾漏斗		MF 3a / 5a 過濾漏斗
 <p>25mm 碟型濾片 漏斗蓋 磁式過濾杯 47mm 過濾膜 磁式漏斗接頭 接“真空源”處 磁式過濾基座 三角瓶</p>	 <p>25mm 碟型濾片 漏斗蓋 磁式過濾杯 47mm 過濾膜 矽膠封孔塞 磁式過濾基座 矽膠塞 接“真空源”處 抽氣三角瓶</p>	 <p>25mm 碟型濾片 漏斗蓋 磁式過濾杯 47mm 過濾膜 磁式漏斗接頭 接“真空源”處 磁式過濾基座_短 血清瓶</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考上圖，將磁式過濾基座置於三角瓶杯口。</li> <li>2. 再將 47mm 過濾膜置入磁式過濾基座中，並以磁式過濾杯固定過濾膜。</li> <li>3. 將磁式漏斗接頭端接上真空源，即可開始進行過濾。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考上圖，將磁式過濾基座接上矽膠塞，插入抽氣三角瓶杯口。</li> <li>2. 再將 47mm 過濾膜置入磁式過濾基座中，並以磁式過濾杯固定過濾膜。</li> <li>3. 將抽氣三角瓶接上真空源，即可開始進行過濾。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考上圖，將磁式過濾基座_短置於血清瓶杯口。</li> <li>2. 再將 47mm 過濾膜置入磁式過濾基座中，並以磁式過濾杯固定過濾膜。</li> <li>3. 將磁式漏斗接頭端接上真空源，即可開始進行過濾。</li> </ol>

## 訂購資訊

200300-01	300ml 磁式漏斗 (含漏斗蓋)
200310-01	300ml 磁式漏斗_短版 (含漏斗蓋)
200500-01	500ml 磁式漏斗 (含漏斗蓋)
200510-01	500ml 磁式漏斗_短版 (含漏斗蓋)
200300-36	磁式漏斗杯蓋組
200300-30	300ml 磁式漏斗上杯組
200500-30	500ml 磁式漏斗上杯組
200300-37	磁式漏斗墊片
194225-01	25mm 碟型濾片
167110-17	16 號矽膠塞
167100-20	Pall A/E 玻璃纖維濾紙 (1 $\mu$ m), 100/PK
167100-52	Pall GN-6 MCE 濾膜 (0.45 $\mu$ m), 200/PK