

Rocker 300C - VF 12 真空過濾系統

真空過濾被廣泛地使用在實驗室,包括食品、藥品、飲品以及飲用水工業等各種微生物測試,真空過濾系統 Rocker 300C - VF 12 可被應用於 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑之純化。

產品組件

此真空過濾系統包含以下幾組設備：

1. PTFE 鍍膜耐腐蝕真空泵 Rocker 300C... .. 1 ea.
2. VF12 過濾瓶組... .. 1 ea.
3. 矽膠管 (1M)... .. 1 ea.



安裝方法

1. 將矽膠管剪成適合的長度。
2. 將矽膠管其中的一端連接至真空幫浦的進氣口處, 另一端連接到過濾瓶組的管口處。

訂購資訊

1. 189302-11 真空過濾系統 Rocker 300C - VF 12 · AC 110V/60Hz
2. 189302-11 真空過濾系統 Rocker 300C - VF 12 · AC 220V/50Hz
3. 189300-11 Rocker 300C 無油式真空幫浦, AC110V/60Hz
4. 189300-22 Rocker 300C 無油式真空幫浦, AC220V/50Hz
5. 167200-12 過濾瓶組 VF 12
6. 167200-38 矽膠管(1M)