

Rocker 800
Oil-Free Vacuum Pump

重要注意事項

本儀器是專為實驗室設計使用，使用本儀器之前，使用者必須詳細閱讀本操作說明書。

本儀器不得以任何方式自行改裝。所有非經過授權的改裝，皆會造成保固失效，並有可能造成安全隱憂。洛科儀器不負責任何自行改裝所造成的機器損壞以及個人安全。

1. 請檢查儀器底部銘牌所標記的電壓與當地電壓相符合。
2. 幫浦本身無防腐蝕功能，請勿直接使用來抽取有機溶劑或是腐蝕性氣體。
3. 請在乾淨、無塵、通風且溫度在 40°C 以下的空間使用本儀器
4. 使用時還是請注意不要讓液體抽進幫浦內；若幫浦抽入液體，請立即停止使用，並盡快送修。
5. 啟動幫浦前，請先洩掉殘留的壓力後再啟動開關，否則容易造成幫浦損壞。
6. 幫浦具有過熱保護裝置，當過熱時將會自動停機，請立即關閉電源，待冷卻後再使用。
7. 幫浦使用期間及剛操作完時表面會產生高溫，此時請勿觸碰以免燙傷。
8. 請勿使用任何潤滑劑，此舉會傷害幫浦。
9. 請勿塗抹任何易燃或是有毒物質。
10. 如果電源線損壞，請盡快通知服務廠商或原廠更換，以避免發生危險。

拆裝前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商以獲得服務。

組裝及配件圖



項次	內容
1	消音器 (出氣口)
2	真空錶
3	調壓閥
4	3/8" (10mm) 軟管接頭 (進氣口)
5	電源開關

操作方法

1. 確定所有管線皆已連結後，再按下電源開關(5)就可以啟動幫浦。
2. 可藉由調壓閥(3)來調整最高真空度。

*** 警告:

使用幫浦做液體抽濾實驗時，請注意液位勿超過抽氣瓶的安全警戒線。如不慎將液體抽入幫浦，將會造成幫浦嚴重損壞並且喪失保固。此時請停止使用幫浦，並盡快送修。

產品維護

1. 請定期檢查消音器是否堵塞，避免影響機器運轉。
2. 如果長時間做過濾實驗，會產生水氣蒸發進入幫浦，請於實驗結束後，讓幫浦抽空氣數分鐘，避免水氣在幫浦內凝結損壞零件。

訂購資訊

167800-11	Rocker 800 無油式真空幫浦, AC110V/60Hz
167800-22	Rocker 800 無油式真空幫浦, AC220V/50Hz
167800-62	Rocker 800 維修工具包
167600-42	Rocker 600/610/800/810 專用消音器