

VF15 真空過濾組操作說明

各部位組件

當您打開包裝時請確定含有以下物品。

1. 1000ml 玻璃過濾杯..... 1 ea.
2. 90mm 鋁製夾具..... 1 ea.
3. 90mm PTFE 塗層濾膜墊片..... 1 ea.
4. 90mm PTFE 墊片..... 1 ea.
5. 90mm 矽膠塞式玻璃過濾基座..... 1 ea.
6. 8 號矽膠塞(大孔)..... 1 ea.
7. 過濾器轉接座..... 1 ea.
8. 5000ml 血清瓶..... 1 ea.

安裝步驟

1. 將過濾器轉接座旋入 5000ml 血清瓶內
2. 確認矽膠塞已經插入玻璃過濾漏斗
3. 把玻璃過濾漏斗插入過濾器轉接座

完成以上步驟後請確定整組過濾瓶組安裝穩固，
接上真空源後才可開始過濾。

訂購資訊

167200-15	VF15 玻璃過濾組
167120-37	1000ml 玻璃過濾漏斗
167210-10	1000ml 玻璃過濾杯
167240-02	90mm 鋁製夾具
167230-33	90mm PTFE 塗層濾膜墊片
167230-43	90mm PTFE 墊片
167230-10	90mm 矽膠塞式玻璃過濾基座
167110-16-1	8 號矽膠塞(大孔)
197000-65	過濾器轉接座
197000-55	5000ml 血清瓶 (Duran with GL45)
189300-11(22)	Rocker 300C, PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

