

VF6 真空過濾組操作說明

各部位組件

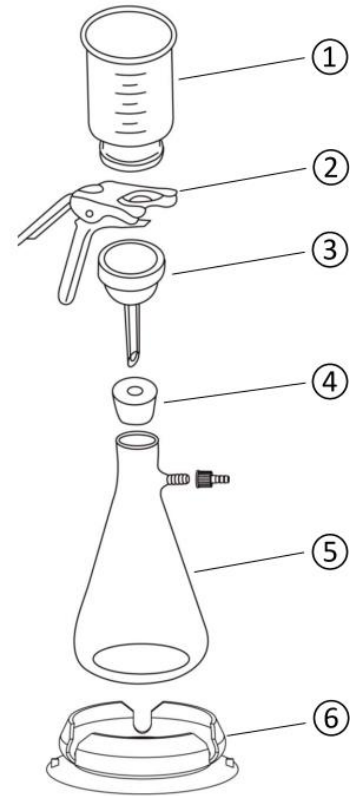
當您打開包裝時請確定含有以下物品。

1. 玻璃過濾杯 1 ea.
2. 鋁製夾具 1 ea.
3. 磨砂玻璃過濾基座 1 ea.
4. 8 號矽膠塞 1 ea.
5. 三角接收瓶(含側邊螺紋接頭). 1 ea.
6. 接收瓶固定吸盤 1 ea.

安裝步驟

1. 將接收瓶固定吸盤平放於光滑桌面上，向下施壓擠出盤底空氣，使固定吸盤附著於桌面。
注意：欲拿起吸盤時，可拉起吸盤底部邊緣的凸起處，即能輕易將吸附住的接收瓶固定吸盤拿起。
2. 將三角接收瓶由上而下插入接收瓶固定吸盤中，使固定吸盤的側翼包覆接收瓶。
3. 把玻璃過濾漏基座插入矽膠塞內。
4. 把安裝好的玻璃過濾基座及矽膠塞放入過濾瓶瓶口並使其固定。
5. 放入 47 mm 濾紙(膜)在玻璃過濾基座上。
6. 將玻璃過濾杯放到玻璃過濾基座上並用夾具夾緊。

完成以上步驟後請確定整個玻璃過濾瓶組安裝穩固，才可開始接上真空幫浦進行過濾。

訂購資訊

- 167200-06: VF6 過濾瓶組
 167210-03: 300 ml 玻璃過濾杯(直徑 47 mm)
 167240-01: 鋁製夾具
 167230-03: 47mm 磨砂玻璃過濾基座
 167250-03: 1000 ml 三角接收瓶(含側邊螺紋接頭)
 167200-45: 接收瓶固定吸盤