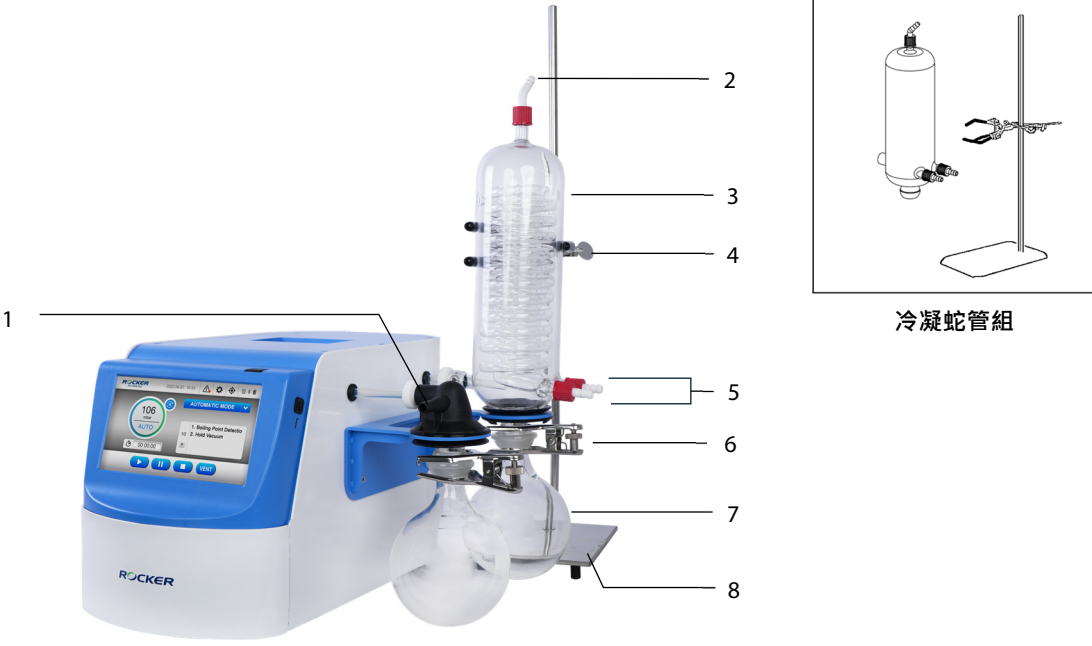


INSTRUCTION MANUAL

Model: Emission Condenser for DC Chem 610 Pro

拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。並依照清單確認內容物。如有任何問題，請保留序號及包裝盒，並接洽當地經銷商或聯繫我們以獲得服務。

型號	DC Chem 610 Pro 冷凝蛇管組	
	 1 2 3 4 5 6 7 8 冷凝蛇管組	
標準包裝	玻璃冷凝管 (含 GL14 接頭：彎型 x1、直型 x2)	
	實驗室支架 (含底座、支撐桿、燒瓶夾、固定夾)	


項次	內容	項次	內容	項次	內容
1	進氣口	4	燒瓶固定夾	7	球型接收瓶
2	出氣口	5	冷卻水接頭	8	實驗室支架
3	玻璃冷凝管	6	球磨夾		

產品維護


- 請確認所有管路連接確實、無鬆脫，並確保冷卻水管路通暢、無阻塞或漏水情形。
- 每次使用後，請以適當溶劑或純水清洗冷凝管，去除殘留的化學物質，待完全乾燥後再進行組裝或存放。
- O-ring(s) 為耗材，建議每年定期更換或視實際狀況更換，以確保良好密封效果。

安裝說明

DC Chem 610 Pro 冷凝蛇管組

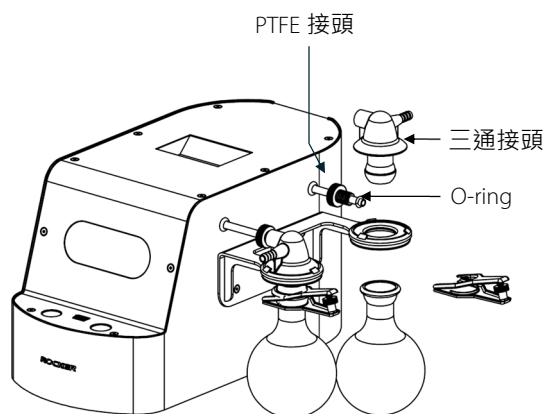


出氣口收集瓶拆卸說明

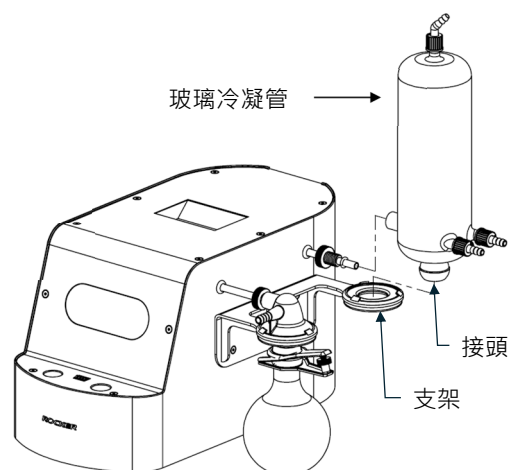

冷凝蛇管組安裝說明

• 請將冷凝蛇管組安裝於 DC Chem 610 Pro 自動真空系統的出氣口，用於防止溶劑蒸氣逸散至空氣中。

1. 安裝實驗室支架 (8)：將支撐桿插入底座，從下方旋緊螺帽固定，再使用固定夾 (4) 將燒瓶夾安裝於支架上。
2. 旋開系統出氣口 (2) 的 PTFE 接頭，取下球磨夾 (6)、球型接收瓶 (7) 及三通接頭。
 - 請將 PTFE 接頭及 O-ring 保留於出氣管上。
3. 將出氣管插入玻璃冷凝管 (3)，旋緊 PTFE 接頭，並將冷凝管接頭穿過支架。
 - 將 PTFE 接頭推近主機，有助於將冷凝管接頭穿過支架。
4. 使用實驗室支架 (8) 固定玻璃冷凝管，並以球磨夾 (6) 固定球型接收瓶 (7)。
5. 將冷卻水管連接至冷凝蛇管的冷卻水接頭 (5)，啟動系統開始運作。
 - 使用冷凝蛇管組時，請確保冷卻水流暢通、無阻塞。

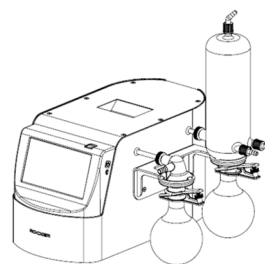

訂購資訊

182610-51-P	DC Chem 610 Pro 冷凝蛇管組
182610-51-31-P	玻璃冷凝管
182610-50	DC Chem 610 Pro 玻璃組 (含 500 mL 球型接收瓶 x 2, 球磨夾 x 2)

182610-51-32-P	GL14 接頭，直型 (2 pcs)
182610-51-33-P	GL14 接頭，彎型
182610-47	PTFE 接頭
OR-AS109-FP	O-ring